


Måling af radioaktivitet vha. GLX datalogger


Baggrundsstråling

1. Hold  i bund GLX tændes
2. Indsæt den digitale adapter med GM-røret og programmet åbnes
3. vælg "generel tælling"


For at indstille dataloggeren til at lave målinger á 10 sek.

4. vælg "timer" og sæt "tidsinterval" på 10 sek.
5. tryk på "huset" for at komme tilbage til menuen.
6. vælg "F2", for at komme ind i tabel
7. vælg "F1", vindue åbnes

For at opnå statistisk visning af resultaterne; Gennemsnit, minimum og maximum.

8. vælg "vis alt" (nummer 6)
9. vælg , tællingen starter

Efter det ønskede antal målinger

10. vælg  igen, tællingen standser

Denne vejledning er venligst stillet til rådighed af Gitte Gibson, Skivehus Skole